

Revisó

Rutina de verificación de laboratorio BSL-3

Laboratorio de Genómica Viral y Humana BSL-3, Facultad de Medicina UASLP

L'Illeima potualización activitas 20, 2004 y 4

Últin	na actualización octubre 02, 2024 v4							
	U	se √	si o	k, o		cuar	ndo	no.
	Año: Mes: Día	:						
		D	L	М	М	J	V	S
Cuarto de	Puerta de acceso a cuarto de lavado bien cerrada.							
Lavado	Sanitas, etanol y extran disponibles.							
	Se abre llave de tarja 30 segundos.							
	Autoclave se enciende y se corre pre-calentamiento.							
	Bote de RPBIs <75% de capacidad.							
	Semáforo en verde.							
	Monitor ANTEC verde, estado normal, presión negativa.							
	Monitor BAPI: ≤27°C y entre 20 y 80% RH.							
	Manómetro Magnehelic y Setra entre -10 y -20 Pa.							
1 <sup>er</sup> Antesala	Se abre llave de tarja y lavaojos por 30 segundos.							
(Uniformes)	Sanitas y jabón disponibles en despachador.							
,	Monitor ANTEC verde, estado normal y presión negativa.							
	Monitor BAPI a ≤27°C y entre 20 y 80% RH.							
	Manómetro Magnehelic y Setra entre -10 y -20 Pa.							
2 <sup>da</sup> Antesala	Se abre ducha hasta eliminar olor.							
(Ducha)	Jabón, shampoo y acondicionador disponibles.							
3er Antesala	Se abre llave de tarja y lavaojos por 30 segundos.							
(EPP)	Sanitas, Jabón y Etanol disponibles.							
	Baterias de PAPRs cargando.							
	Monitor ANTEC verde, estado normal y presión negativa.  Manómetro MAGNEHELIC y SETRA entre -10 y -20 Pa.							
Cuito	1 -		ä	H				
Suite	Se abre mop-sink y tarja 30 segundos. Sanitas, etanol, acetona y NaOCl disponibles.							
BSL-3	•					Ц		
	Ultracongelador HAIER entre -60 y -80°C sin alarmas.							
	Ultracongelador de respaldo entre -60 y -80°C sin alarmas.							
	Microscopios y GSB apagados.							
	Refrigerador entre -4 y +4°C.							
	Baño de agua encendido, con agua+benzal y sin biofilm.							
	Incubadora tisular a 5% CO <sub>2</sub> y 37 °C.  Monitor ANTEC verde, estado normal y presión POSITIVA.							
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
	Monitor BAPI: ≤27°C y entre 20 y 80% RH.							
	Manómetro MAGNEHELIC y SETRA entre 10 y 50 Pa.						Ш	Ц
Comentarios:								